

3.2 控制器参数设置



1. 按键定义:

- 1) “SET”键: 可设定或参看温度及其相关参数。
- 2) “SHIFT”键: 在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。
- 3) “INC”键: 在设定状态点击此键可使设定值递增, 长按此键可使设定值连续递增。

在非设定状态点击此键可使液晶屏背光点亮或熄灭;

- 4) “DEC”键: 在设定状态点击此键可使设定值递减, 长按此键可使设定值连续递减。

2. 操作及使用方法:

1) 开机:

接通电源开关, 显示窗全部点亮, 约 3 秒后进入到正常显示状态。

2) 开机压缩机延时:

控制器通电 1 分钟后压缩机启动, 同时“°C”符号点亮。在压缩机启动之前, 控制器不能进行温度控制。

3) 温度的参看与设定:

点击“SET”键, 进入到温度设定状态, 显示窗上排显示提示符“SP”, 下排显示温度设定值(先个位值闪烁), 可通过 SHIFT、DEC、INC 键修改到所需的设定值, 再点击“SET”键, 退出此设定状态, 设定值将自动保存。

4) 温度报警:

本设备报警为偏差报警, 报警偏差值为 5°C, 当温度稳定后温度高于设定值 5°C 或是低于设定值 5°C 时发生报警, 显示屏显示报警代码: 低温报警显示 L—A; 高温报警显示 H—A, 此时制冷系统停止工作。当出现温度报警后, 必须关闭电源重新启动才能正常运行!